

# Delta Tips

NMDT\_0001

## ファイルブラウザ編 (1)

NMR data processing software

Delta  
NMR Software  
v5.0




### < ファイルブラウザを使いこなす >

#### 1 データを任意のツールで表示する

ファイルブラウザでデータをダブルクリックすると、データに適したツールで開きます。


(例: 1次元FIDなら1D Processor、FT後のデータならData Slate)

このとき、データを選択した後で任意のボタンをクリックすると、データ形式に関わらず、そのボタンに対応したツールで開くことができます。

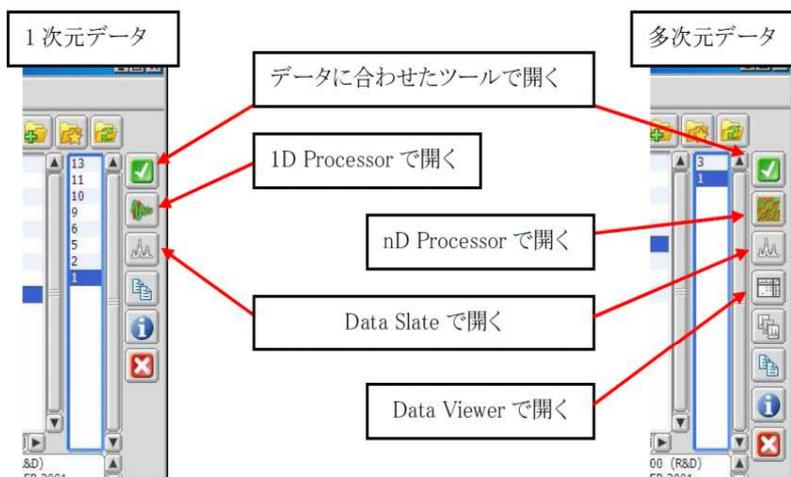

#### 2 データを連続して開く

ファイルブラウザでデータを開くと、通常はファイルブラウザが閉じます。データを連続して開きたい場合には、白色ピンをクリックして青色ピンに変更すると、ファイルブラウザを閉じずにデータを開くことができます。

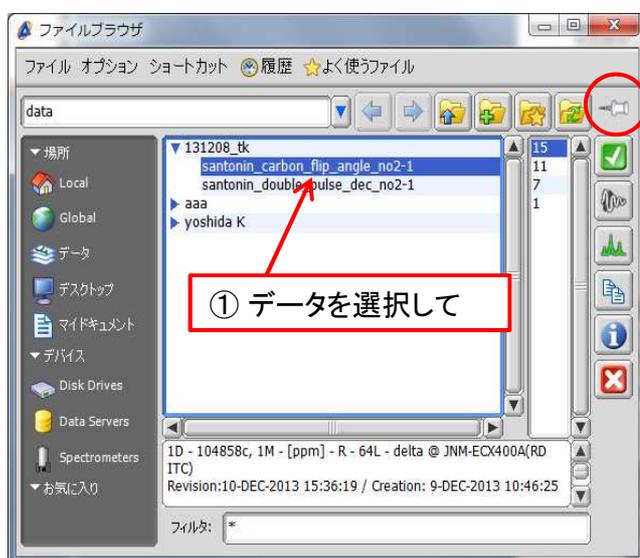

② 白色ピンをクリック



データを開くときに  
ブラウザを閉じます  
(標準設定)。




データを開くときに  
ブラウザを閉じません。



### 3 現在のファイルをOS上で開く


ファイルブラウザの[ショートカット]-[フォルダを開く]を選択すると、現在のフォルダをOS上で開くことができます。

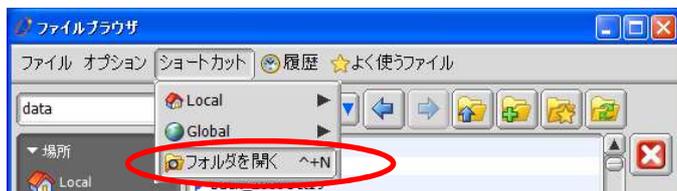

!分光計のフォルダはOS上で開くことはできません。


### 4 任意のフォルダへのショートカットを作成する

星付きのフォルダボタンをクリックすると、現在のフォルダへのショートカットをお気に入りに追加することができます。

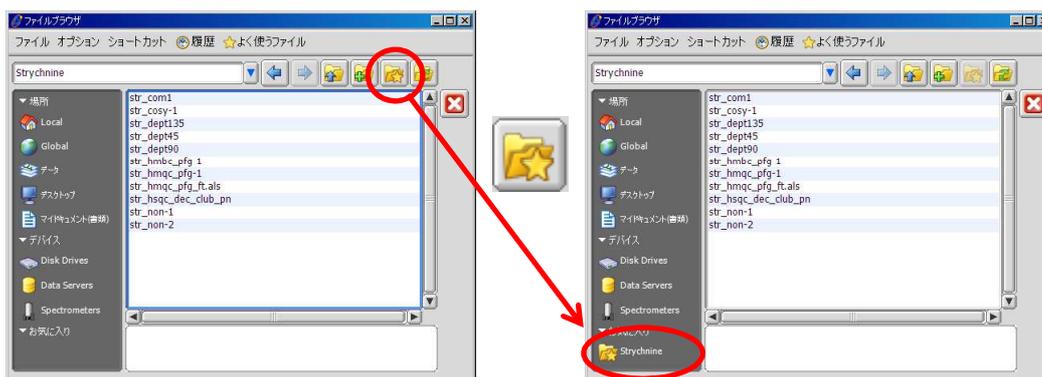

お気に入りに追加されたショートカットは、マウスを重ねてしばらく待つか右クリックすることで、ショートカット先を確認することができます。

また、マウスを重ねた時に現れる×をクリックすると、ショートカットを削除することができます。

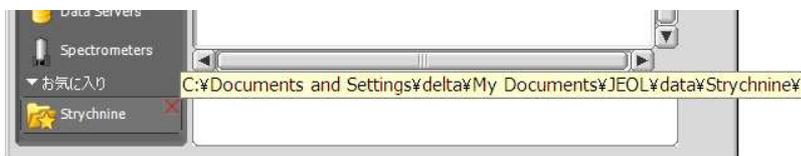

お気に入りをメインに使用するには、「場所」や「デバイス」を省略するか、順番を変更しておくとう便利です（順番の変更は、「場所」や「デバイス」にマウスを重ねた時に表示される上下ボタンをクリックします）。

展開/省略  
(▽ボタン、名前)

表示順の変更  
(上下ボタン)

