


Delta Tips

NMDT_0002

ファイルブラウザ編 (2)

NMR data processing software

Delta
NMR Software
v5.0

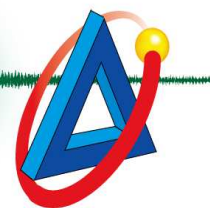

< ファイルブラウザを使いこなす >


1 開いたフォルダの場所を記憶する

ファイルブラウザなどを開いた時には、最後に開いたフォルダが開かれます。ただし、▲ボタンで展開した場合には、フォルダの場所を変更されていません。フォルダの場所を覚えさせるには、ダブルクリックで展開してください。



▲ボタンをクリック

フォルダ名をダブルクリック

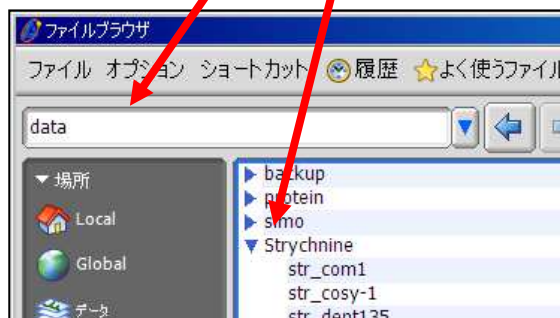

フォルダは展開されるだけで
変更されていない
次回は” data”フォルダが開く



フォルダは変更されている
次回は” Strychnine”フォルダが開く



2 現在のフォルダの場所(絶対パス)を確認する

ファイルブラウザなどで、左側のボタンをクリックした場合などを用いてフォルダを変更した際に、現在のフォルダの場所(絶対パス)が分からなくなることがあります。その場合、フォルダ横の▼ボタンをクリックすることで現在のフォルダの位置を確認することができます。



現在のフォルダ位置は
C:\Documents and Settings\delta\My Documents\JEOL\data
となります。(下の方に表示されているフォルダが上位のフォルダです。)