

知っている、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0006

分光計への簡単ログイン

NMR data processing software

Delta
NMR Software
v5.0



分光計に接続する際には、通常はアカウント名を直接入力するか▼ボタンを押して選択します。

ところが、分光計に接続するアカウント名とWindows®のログイン名が同じ場合には、①名刺を左クリックすることで簡単にアカウント名を入力することができます。

更に、アカウント名がパスワードと同じ場合には、②右クリックのドラッグ&ドロップでパスワードを簡単に入力することができます。

★ 手入力や名前を探す手間を省けるので、非常に簡単に設定できるという利点があります。

① 名刺を左クリック

名前欄にWindows アカウント名が入力される。

② 右クリックでドラッグ&ドロップ

パスワード欄に名前欄の文字が入力される。