


# Delta Tips

NMDT\_0008

## スプレッドシート編 (1)

NMR data processing software

Delta  
NMR Software  
v5.0

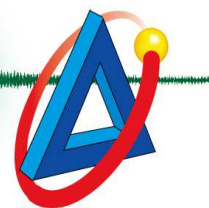

### 1 不要な列を消す

スプレッドシートで不要な列を消去するには、消したい列をマウスの中クリック(またはAltキーを押しながら左クリック)します。この状態は印刷時などにも反映されます。



★ 消した列を復活させるには、一度スプレッドシートを閉じて再度開いてください。

### 2 条件に合った行だけを表示する

スプレッドシートではフィルタを掛けて表示することができます。

- ① 条件分岐させる列の条件欄をクリックする。
- ② セルの編集欄に、条件を入力する(and, or が使用可能です)。
- ③ Enterキーを押して条件を確定する。

