

# Delta Tips

NMDT\_0014

## ピークリストの一覧表示と テキストファイルへの保存


NMR data processing software

Delta  
NMR Software  
v5.0




プロセッサウインドウあるいはデータスレートでピークピックを行います。ここではデータスレートの例で説明します。

① データスレートの [レポート]メニューで[ピークレポートの作成]を選ぶ。

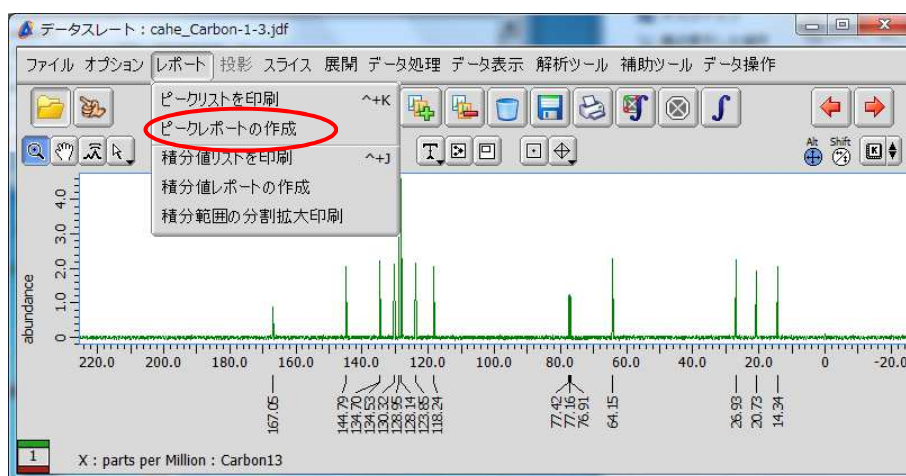

② Deltaウインドウの  ボタンをクリックして、[ファイル情報ビューワ]を開く。

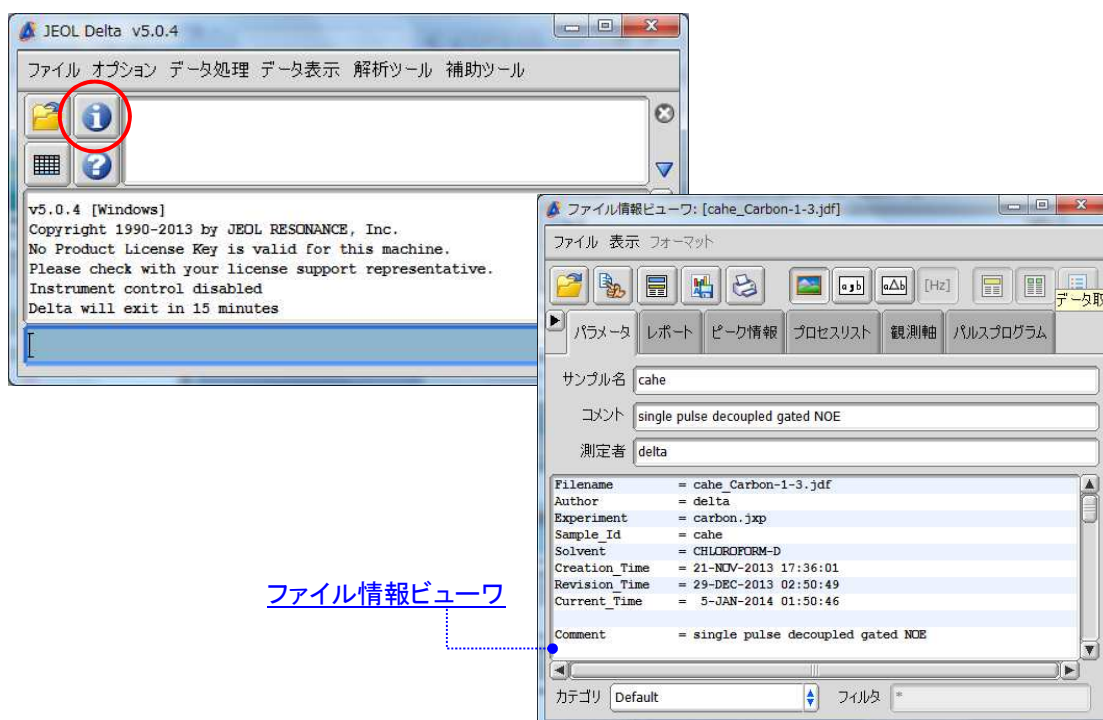



- ③ ファイル情報ビューワの[レポート]タブで [ファイルに内包されたレポート] 欄の Peak List を選択すると、ピークリストが表示される。

レポートタブ

ピークリスト

Pos X	Pos X	Integral	Intensity
167.0535 [ppm]	20.7983 [kHz]	1.3361 [abn]	0.8993 [abn]
144.7917 [ppm]	18.0267 [kHz]	4.8458 [abn]	2.0561 [abn]
134.6997 [ppm]	16.7702 [kHz]	4.7565 [abn]	2.2363 [abn]
134.5273 [ppm]	16.7488 [kHz]	1.4792 [abn]	0.9494 [abn]
130.3239 [ppm]	16.2255 [kHz]	5.3607 [abn]	2.1433 [abn]
128.9547 [ppm]	16.0550 [kHz]	12.0360 [abn]	4.6750 [abn]
128.1408 [ppm]	15.9537 [kHz]	11.6901 [abn]	4.6062 [abn]

- ④ ピークリストを保存する。

- ★ [Save Report] ボタン ⇒ テキスト形式で保存します。
- ★ [ファイル]メニューで[フォーマットを指定して保存]を選ぶ ⇒ テキスト形式やCSV形式で保存できます。

