


Delta Tips

NMDT_0016

緩和時間の一覧表示と テキストファイルへの保存


NMR data processing software

Delta
NMR Software
v5.0

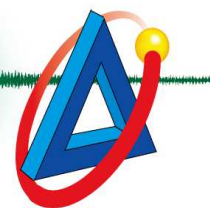

すでに[回帰計算解析 (Curve Analysis)]ウィンドウで計算処理を行った緩和時間データを例に説明します。


① [Select]をクリックし、緩和時間を表示したいピークを選択する。

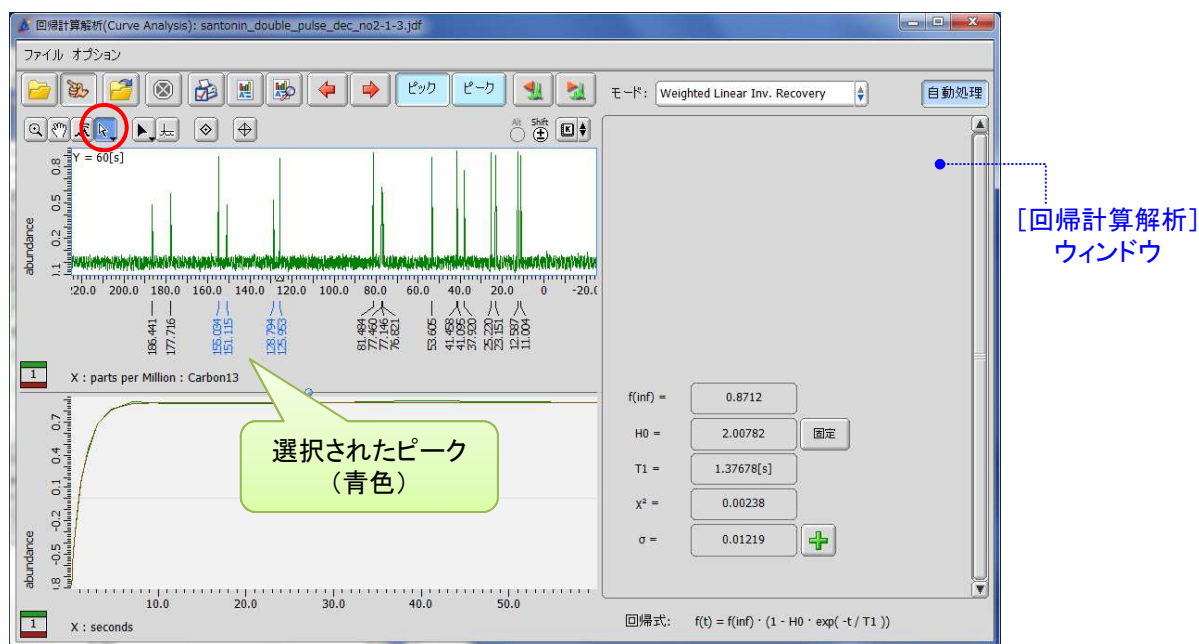

★ 選択したピークの計算結果を順に確認できます。

前(左)のピーク 次(右)のピーク

② [Create Report]をクリックして、[レポートオプション]ウィンドウを開く。

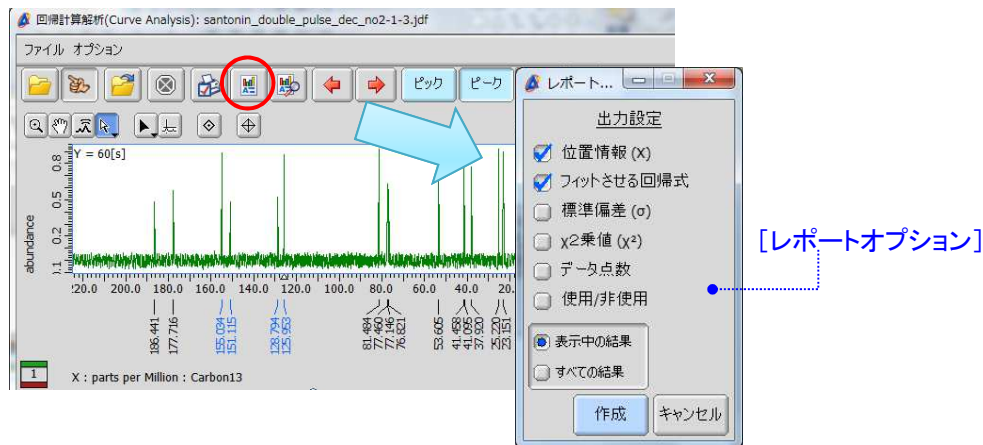





③ [レポートオプション]ウィンドウで 必要な出力項目に✓を入れ、[すべての結果]を選ぶ。

④ 作成 をクリックして[レポートオプション]ウィンドウを閉じる。

⇒ 選択したすべてのピークのレポートが作成されます。

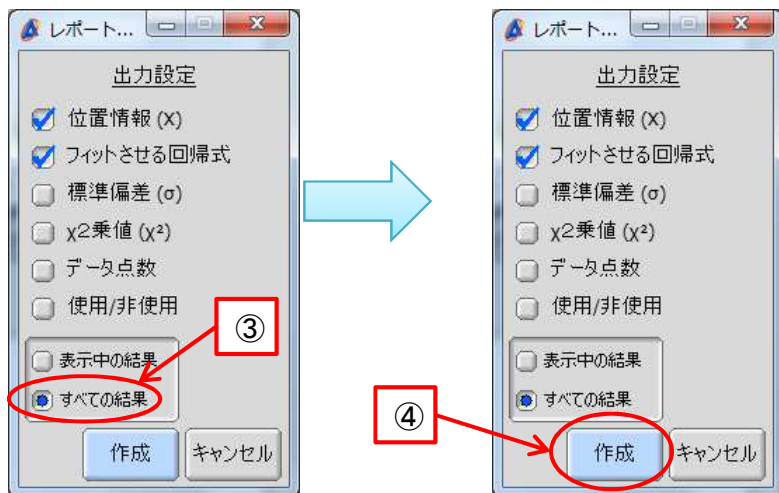


⑤ [View Report] をクリックして、[ファイル情報ビューワ]ウィンドウを開く。

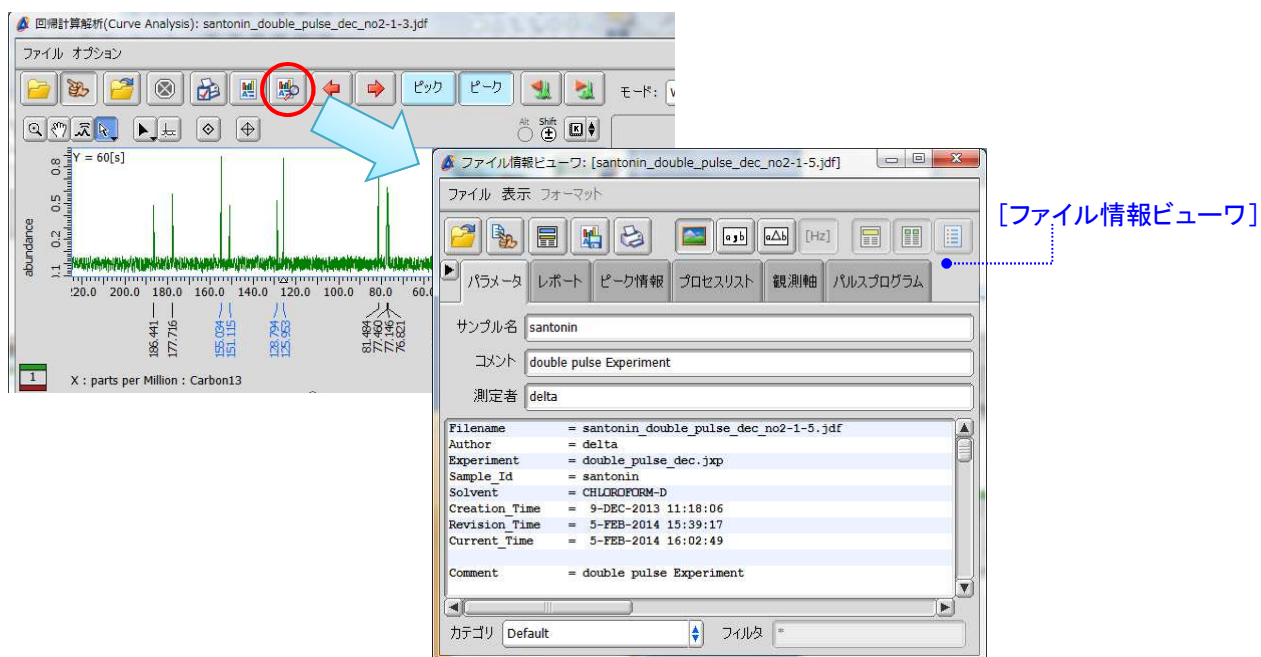



- ⑥ ファイル情報ビューワの[レポート]タブを開いてレポートを選択すると、すべての緩和時間の計算結果がレポート表示欄に表示される。

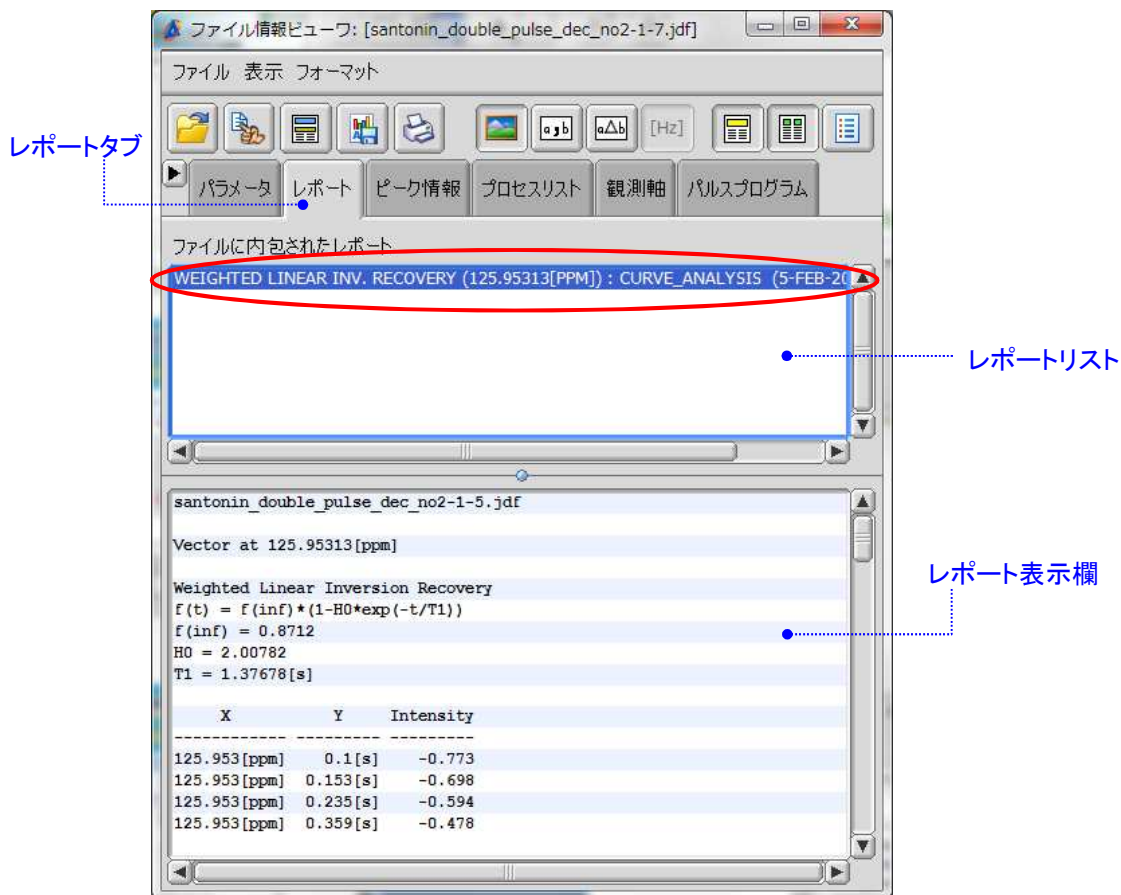

- ⑦ 緩和時間のレポートを保存する。

- ★ [Save Report] ⇒ テキスト形式で保存します。
- ★ [ファイル]メニューで[フォーマットを指定して保存]を選ぶ ⇒ テキスト形式またはCSV形式で保存します。

