

知っていると、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0031


ピークマーカの表示位置を変更する

NMR data processing software

Delta
NMR Software
v5.0

＜ピークマーカをスペクトルの上部に表示する方法＞

[1Dプロセッサ]ウィンドウあるいは[データスレート]でピークピックを行います。ここではデータスレートの例で説明します。

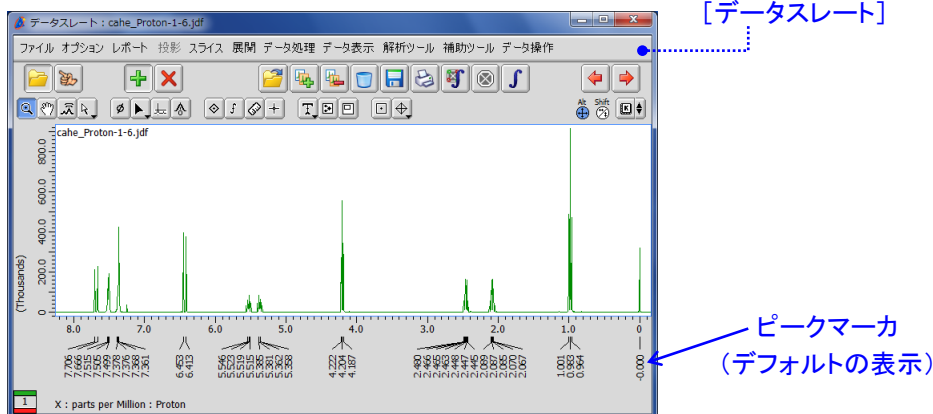

- ① 右クリックで表示されるコンテキストメニューから [オプション] - [ピーク] を選択する。
- ② ピークメニューから [ピークマーカをスペクトル上に表示] を選択する。

⇒ ピークマーカが上に表示されます。

