

知っている、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0042

データスレート編 (5)

NMR data processing software

Delta
NMR Software

v5.0



< 2Dスペクトルの重ね合わせ表示 >

[データスレート]を使用して、2Dスペクトルを重ね合わせて表示する方法について紹介します。

重ねて表示したいスペクトルを画面に開きます。



ここではHMQC(スペクトルA)の上にHMBC(スペクトルB)を重ね合わせる場合を例に説明します。

① スペクトルAのウィンドウの [Finger] ボタンを押してから、② [Overlay] ボタンを押す。

⇒カーソルの形が [指マーク] アイコンに変わります。

③ スペクトルAの上に重ね合わせるスペクトルBを [指マーク] でクリックして選択する。

⇒HMQCスペクトル上に選択したスペクトルが表示されます。

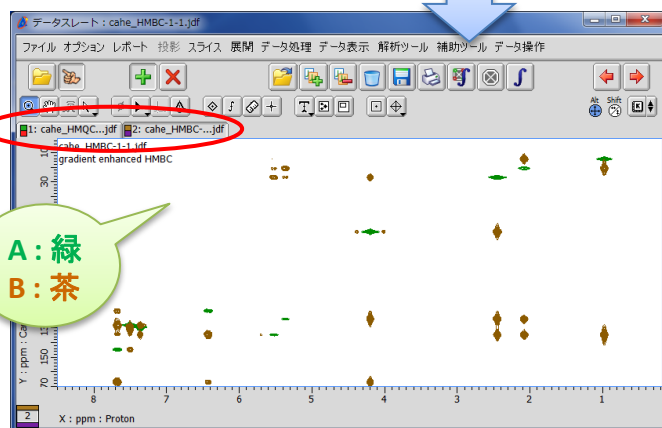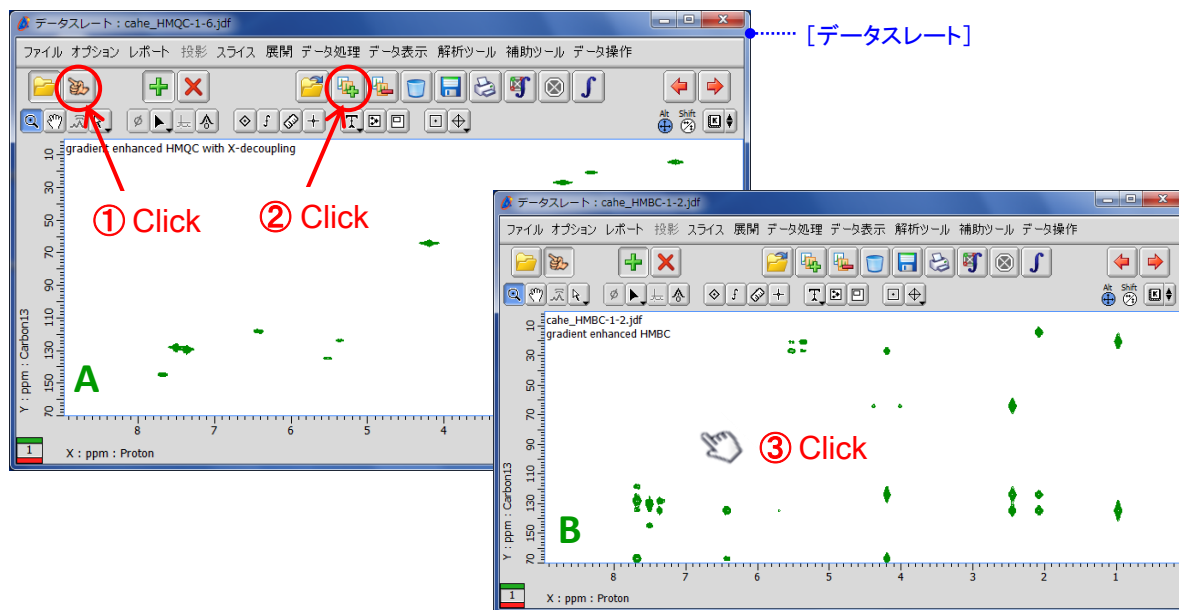

★ 表示を変更したいスペクトルのタブを選択すれば、等高線の設定を変更できます。

1: cahe_HMQC...jdf 2: cahe_HMBC...jdf

⇒ 詳細はユーザーズマニュアル【データ処理編】をご参照ください。

★ [Remover] ボタンをクリックすると、選択したタブのデータを消去できます。

★ 1Dスペクトルの重ね合わせについては、NMDT_0025と0026をご参照ください。