

知っている、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0044

データスレート編 (7)

NMR data processing software

Delta
NMR Software

v5.0




＜スペクトルの置き換え＞

[データスレート]のオプション機能[ジオメトリの置き換え]を使用し、表示されたスペクトルを並べ替えることができます。

★複数スペクトルをデータスレート上に表示させる方法についてはDelta Tips データスレート編(2)(6)をご参照ください。(⇒NMDT_0025, 0043)

① [オプション]メニューの[ジオメトリの置き換え]を選択する。

⇒カーソルの形が[指マーク]アイコン  に変わります。

② データスレート上の置き換えたいスペクトルをそれぞれ[指マーク]アイコン  でクリックする。

⇒スペクトルが置き換わり表示されます。(下図はAとCのスペクトルを置き換えた例)

