

知っている、ちょっと幸せになれる

# Delta Tips

NMDT\_0045

## データスレート編 (8)

NMR data processing software

Delta  
NMR Software


v5.0



### <任意のスペクトルを別のデータスレートウィンドウで開く方法>

[データスレート]ウィンドウのオプション機能[データ取り出し]を使用し、任意のスペクトルを別の[データスレート]ウィンドウで開くことができます。

- ★複数スペクトルをデータスレート上に表示させる方法についてはDelta Tips データスレート編(2)(6)をご参照ください。(⇒NMDT\_0025, 0043)

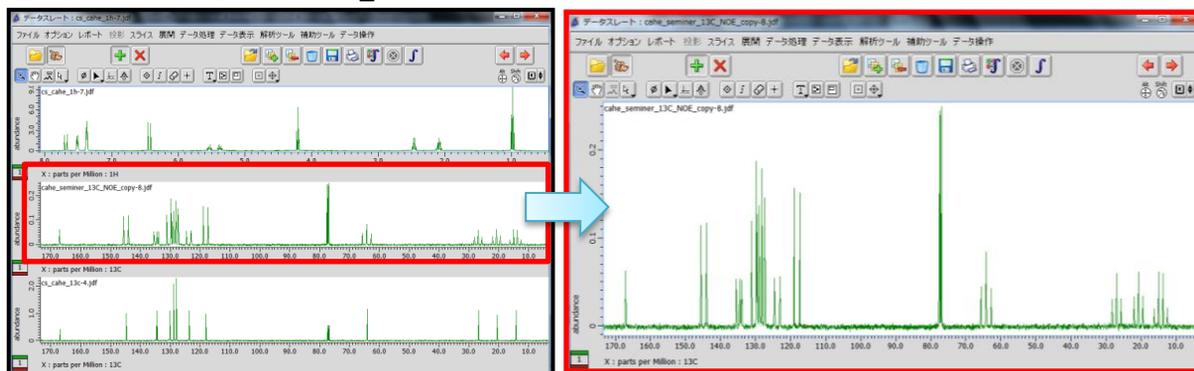

- ① 別の[データスレート]ウィンドウで表示したいスペクトルを選択する。

⇒ 選択されたスペクトルが青枠で表示されます。

- ② [オプション]メニューの[データ取り出し]を選択する。

⇒ 選択されたスペクトルが別のデータスレートウィンドウ上に表示されます。

(下図は2行目のスペクトルを取り出した場合の例)

2行目スペクトルを別の[データスレート]  
ウィンドウに表示した例

