

知っている、ちょっと幸せになれる

# Delta Tips

NMDT\_0047

## 1Dプロセッサウインドウの シンプル表示


NMR data processing software

Delta  
NMR Software

v5.0



Deltaオプションメニューの環境設定では、様々な初期設定を変更することができます。ここでは、1DプロセッサウインドウのFIDデータやデータ処理パネル、オプションパネルを非表示にする設定方法について紹介します。

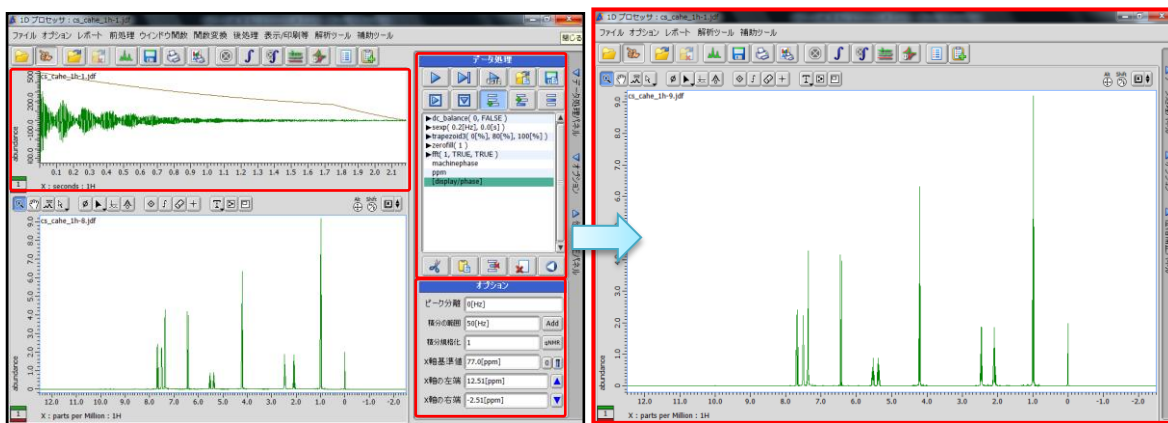


設定前: FIDデータ、データ処理、オプションパネルが表示されている状態

設定後: スペクトルデータのみ表示される

### ① Deltaウインドウのオプションメニューで[環境設定]を選択する。

⇒ 環境設定ウインドウが開きます。

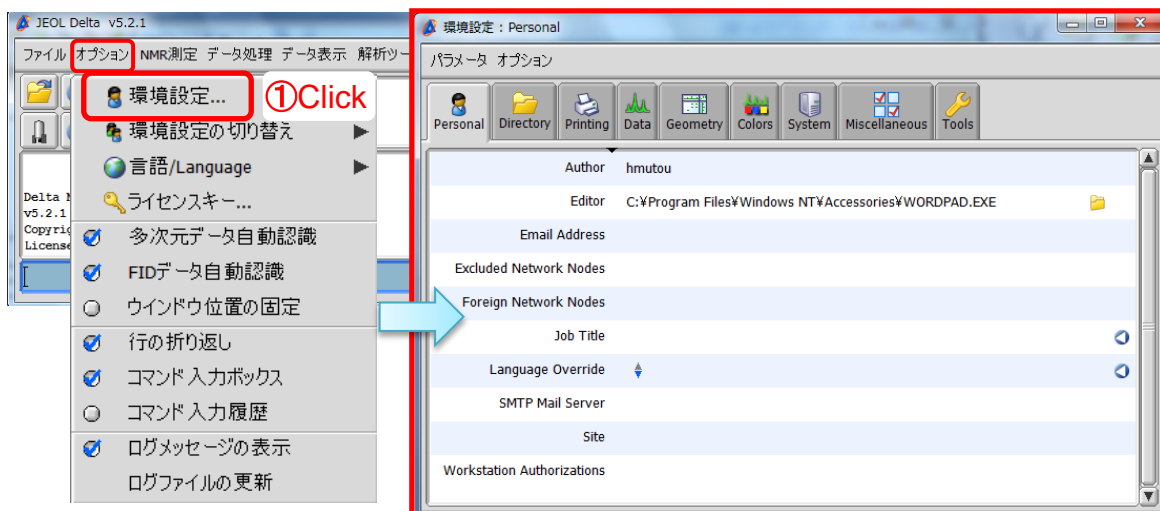


[オプション]メニュー

[環境設定]ウインドウ



### ② [Tools] タブをクリックする。

⇒[Tools]メニューが表示されます。

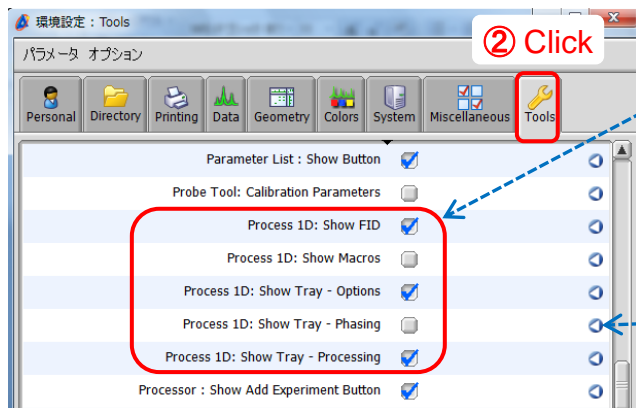


[環境設定] - [Tools]タブ


★ [Tools]メニューの表記は、  
[Window Name]:[Parameter] です。  
(例)[Process 1D]:[Show FID]  
1Dプロセッサウインドウにおける  
FIDデータ表示ON/OFF項目です。

★ [Reset]ボタン  
デフォルト設定に戻ります。

### ③ “Process 1D: Show FID” “Process 1D: Show Tray-Options” “Process 1D: Show Tray-Processing”のチェックを外す。

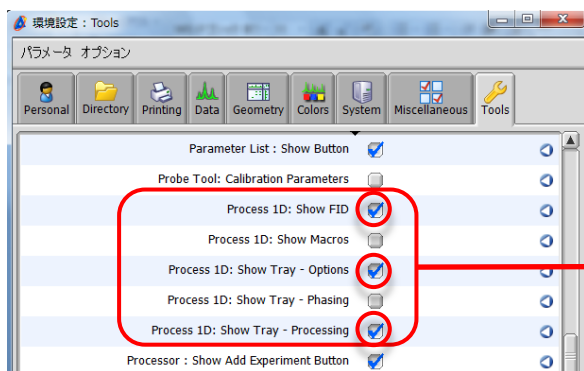

変更前の[Tools]タブ


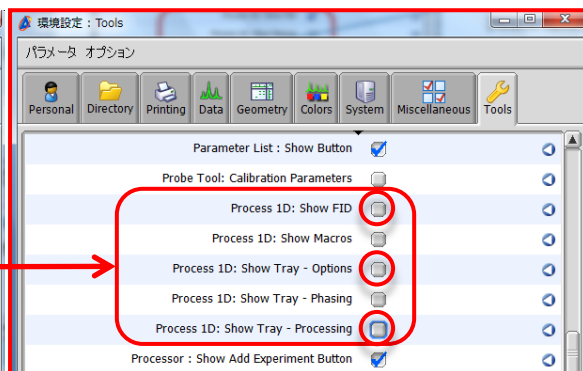


変更後の[Tools]タブ

### ④ Deltaウインドウでデータを再び開く。

⇒ 1Dプロセッサウインドウにスペクトルデータのみ表示されます。

★ FIDデータ表示のON/OFFについては、1Dプロセッサウインドウ[オプション]メニューにある  
“FIDの表示”のチェック項目でも設定できます。

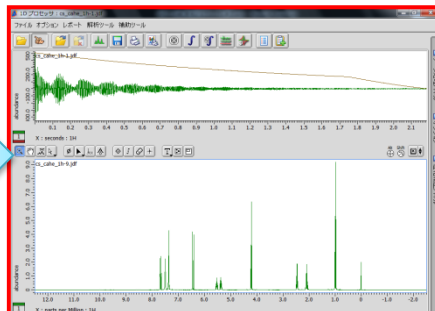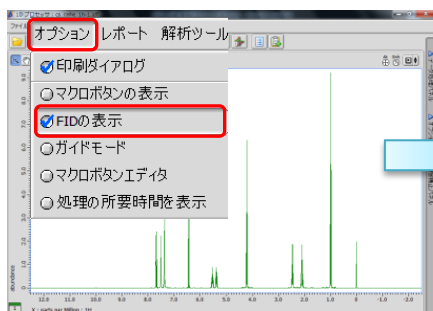

FIDデータ表示をONIにした状態