

JASON Tips

NMJT_0002

データ読み込み・保存方法


JASON
JEOL Analytical Software Network



● データを読み込む

JASONでは、①～③の3種類の方法でデータを読み込むことができます。
さらに、データをまとめて読み込みたい場合は、フォルダやzipファイルごと読み込みが可能です。


- ① ファイルを選択し、キャンバス上にドラッグアンドドロップします。
※キャンバスとはJASONを開くと現れるメインワークスペースのことです。

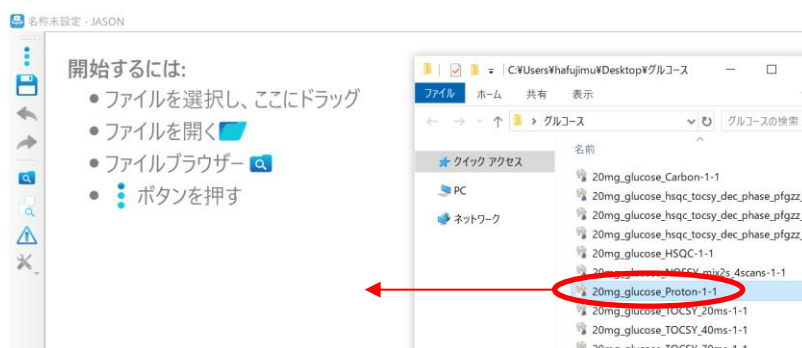

- ② メインメニューから[開く]をクリックすると‘ファイルを開く’の画面が表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを押します。



- ③ ファイルブラウザボタンからファイルブラウザを開きます。ファイルをキャンバス上にドラッグアンドドロップ、もしくはダブルクリックして読み込みます。また、フォルダをお気に入り登録すると、‘お気に入り’のタブからファイルを選択できるようになります。

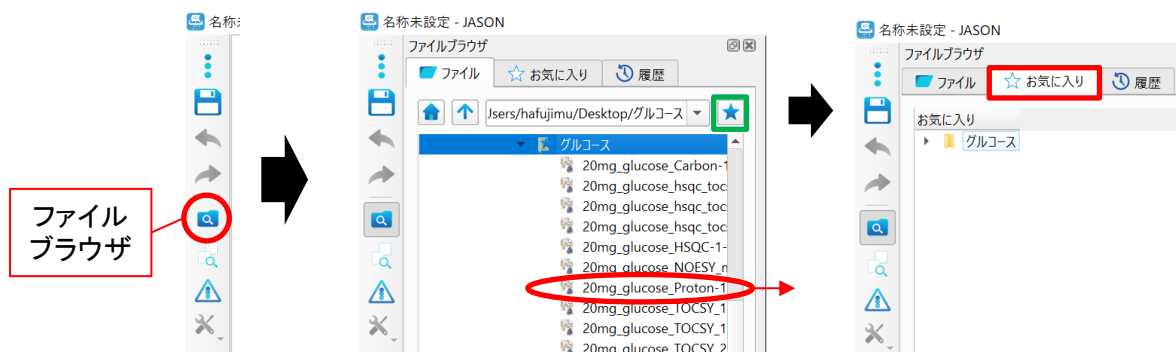




読み込み可能ファイル形式

・データ	JASON HDF5 Document (*.jhh5)	VNMR	SPINit
	JASON JSON Document (*.jjj)	TopSpin	Magritek
	JEOL Delta (*.jdf)	TopSpin Processed	Spinsight
	JEOL Delta Archive (*.jda)	WinNMR (*.fid *.ser)	
	JEOL Alice2 (*.als)	WinNMR Processed (*.1r *.rr)	
	JEOL msTornado (*.tas)	JCAMP-DX (*.jdx *.dx *.jcm *.cs *.jcamp)	
・分子構造	Molfile (*.mol *.sdf *.sd)	ChemDraw XML (*.cdxml)	
・画像	Image (*.bmp *.cur *.gif *.icns *.ico *.jpeg *.jpg *.pbm *.pgm *.png *.ppm *.svg *.svgz *.tga *.tif *.tiff *.wbmp *.webp *.xbm *.xpm)		

JASONの特徴の一つとして、複数のデータ処理を行ったキャンバスをそのまま読み込み・保存が可能です。

《JASON HDF5 Document》

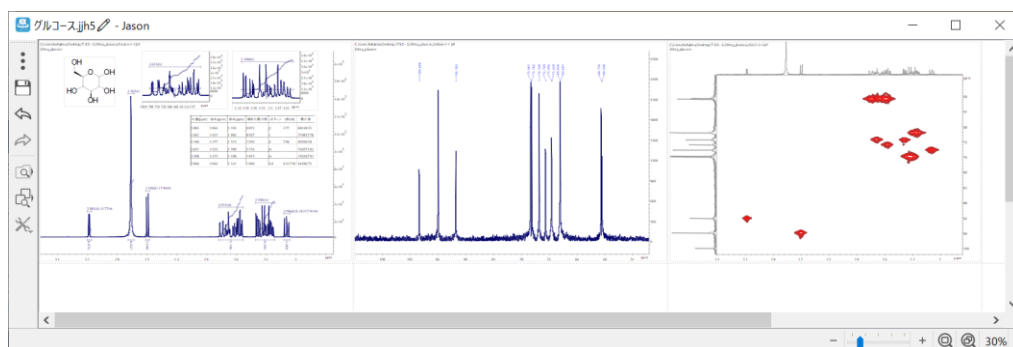


● データを保存する

左端の保存ボタンをクリックすると‘ファイルを保存’の画面が表示されます。ファイル名を入力の上、保存先およびファイルの種類を選択し、保存します。

保存用ファイル形式

・データ	JASON HDF5 Document, JASON JSON Document, JCAMP-DX
・分子構造	Molfile
・画像	PDF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, PPM, WEBP, XPM, SVG

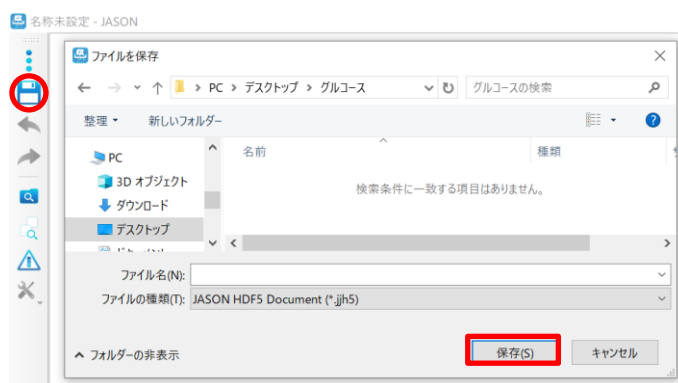

※これらはJASON (JEOL Analytical Software Network) ver.5.1によるものです。
※DeltaはNMR用解析ソフトウェアです。