

JASON Tips

NMJT_0014

パラメータテーブルの作成

JASON

JEOL Analytical Software Network



パラメータテーブルの作成

測定データのパラメータテーブルを作成します。

1. オブジェクトを選択し、右クリックで‘コンテキストメニュー’を表示します。
2. ‘コンテキストメニュー’の[作成]から[パラメータレポート]を選択します。
3. パラメータテーブルを作成します。

#1 1. 右クリック:コンテキストメニューの表示

2. 作成

3. パラメータテーブル

グラブタブ

ドラッグポイント

- パラメータテーブルの位置や大きさは、グラブタブやドラッグポイントで操作できます。
- 各パラメータ(行)の順序変更は、左クリックで行を選択し、移動先へドラッグ・ドロップします。
- パラメータの削除は、パラメータを選択し、Deleteキーを押します。
- パラメータテーブルのフォントやフォントサイズ等は‘コンテキストパネル’の[テーブルツール]タブで変更できます。[テーブルツール]タブはパラメータテーブルを選択すると表示されます。

パラメータの順序変更

ドラッグ & ドロップ

コンテキストパネルのテーブルツールタブ

テーブルツール

デフォルト値として設定 出荷初期状態

ヘッダー 列 Body Cell

☒ 改ページ時の分割 ☒ 行毎に背景を変える

フォント

Yu Gothic UI Semilight 10

☐ 太字 ☐ 斜字 ☐ 下線

※これらはJASON(JEOL Analytical Software Network) ver.3.1によるものです。