

# Delta Tips

NMDT\_0007

## データスレート編 (1)

NMR data processing software

# Delta

NMR Software  
v5.0




### < ドラッグ & ドロップで軽快に！ >

#### 1 データ追加の手順を減らす

データエリアから、**右クリック**にてドラッグ & ドロップ (D&D) すると、色々なものが簡単にコピーできます。

★ **右クリック**して、コンテキストメニューが出る前(マウスカーソルが手のマーク<sup>☞</sup>)になっている間にマウスを動かします。

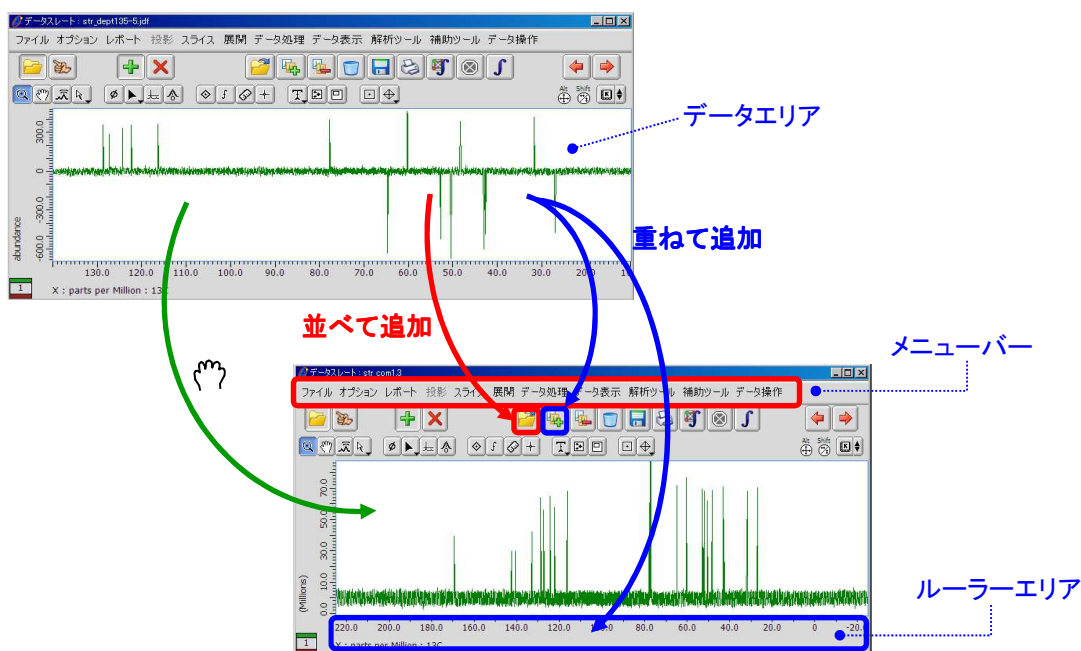


データエリアから

もしくは**メニューバー**にD&Dすると 別ジオメトリにデータが並んで追加されます。

もしくは**ルーラーエリア**にD&Dすると 同一ジオメトリにデータが重ねて追加されます。

**データエリア**にD&Dすると モードに合わせたオブジェクトがコピーされます

(Zoomモードなら拡大範囲がコピーされる ⇒ **2**)。

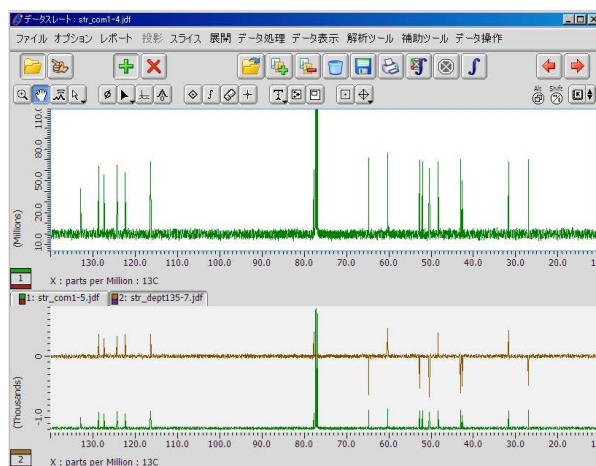

慣れると、こんな  
ウィンドウ画面が  
パパッと作れます






## 2 拡大範囲をコピーする

画面に表示された別のスペクトルエリア間でD&Dすると、拡大範囲がコピーされます。

★ **右クリック**して、コンテキストメニューが出る前(マウスカーソルが手のマーク<sup>☞</sup>)になっている間にマウスを移動します。

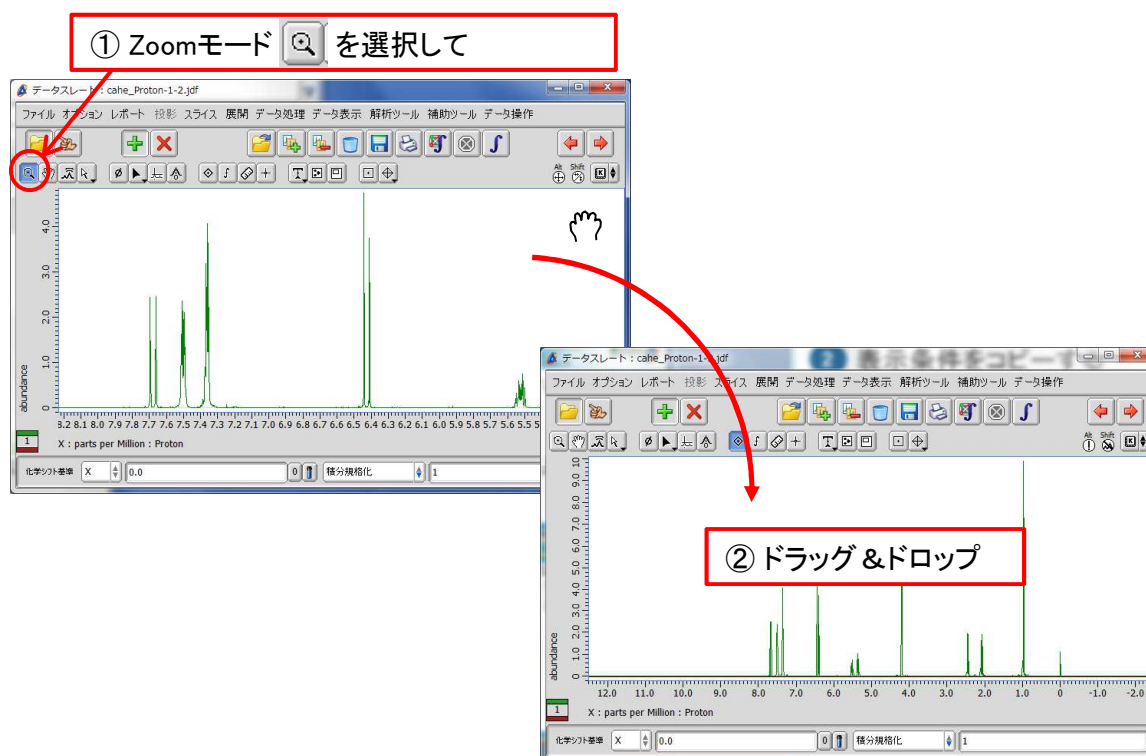

★ 拡大範囲のコピーは、例えば [1Dプロセッサ]と[データスレート]のように異なるジオメトリ間でも可能です。