

Delta Tips

NMDT_0019

ページレイアウトエディタ編 (1)


NMR data processing software

Delta
NMR Software
v5.0



< 印刷時のスケールの字体と文字サイズを変更する方法 >

プロセッサウインドウあるいはデータスレートの[補助ツール]メニューで[印刷レイアウトの調整]を選び、[ページレイアウトエディタ]を開きます。ここではデータスレートの例で説明します。

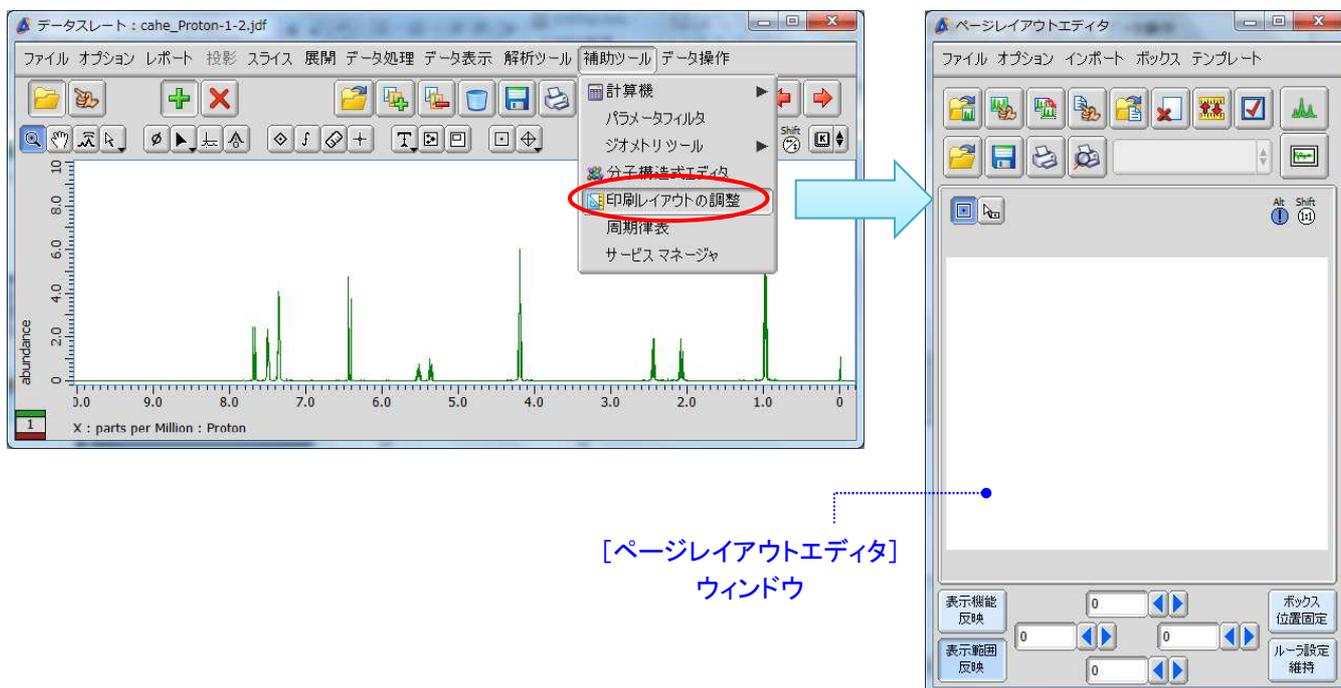


- ① [ページレイアウトエディタ]の  ボタンをクリックするとカーソルが  の形に変わる。データスレートのスペクトルをクリックするとデータがボックスに読み込まれる。





② [ボックスメニュー]で[フォント]を選び、フォント設定ウィンドウで字体とサイズを指定する。

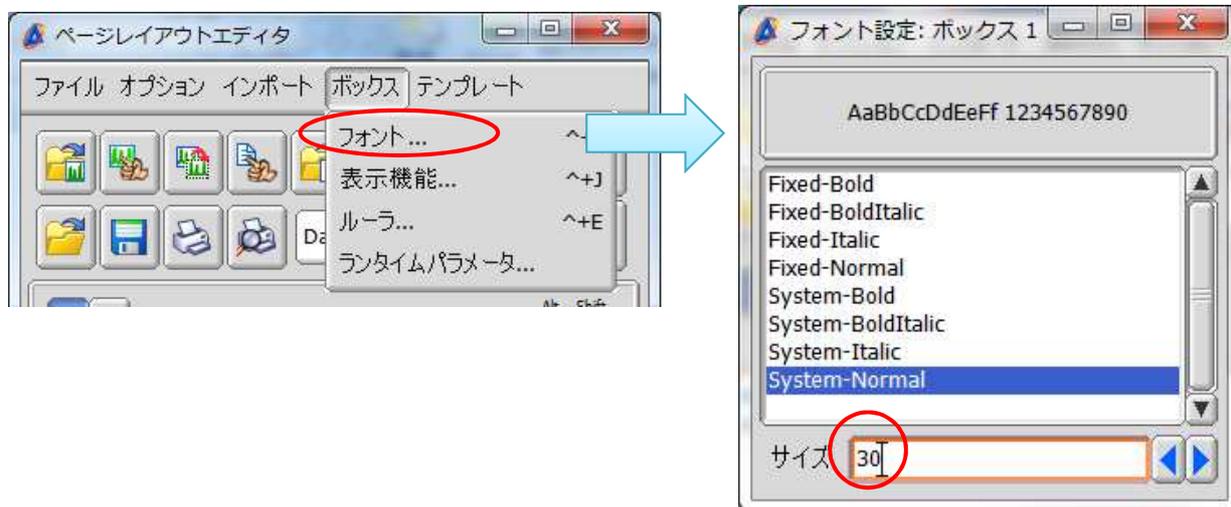

③ 印刷のプレビュー  をクリックして印刷結果を確認する。

