

知っている、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0021

1次元スペクトルの色を変更する (1)

NMR data processing software


Delta
NMR Software
v5.0

＜ レベルツールで色を変更する方法 ＞

プロセッサウインドウあるいはデータスレートに1次元スペクトルを表示します。ここではデータスレートの例で説明します。

① 右クリックで表示されるコンテキストメニューから、[等高線調整ツール]を選択する。

⇒ 等高線調整ツールが開きます。

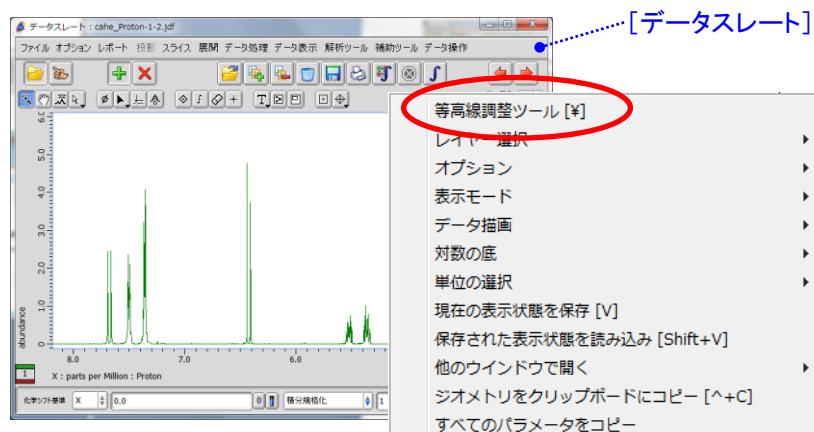


② [等高線調整ツール]上でマウス右ボタンをクリックして、コンテキストメニューから[カラーパネル]を選択する。

③ 指定の色のボタンをクリックして、④  [色の適用]ボタンをクリックする。

⑤ [レイヤーに適用]ボタンをクリックする。


⇒ スペクトルの色を変更されます。

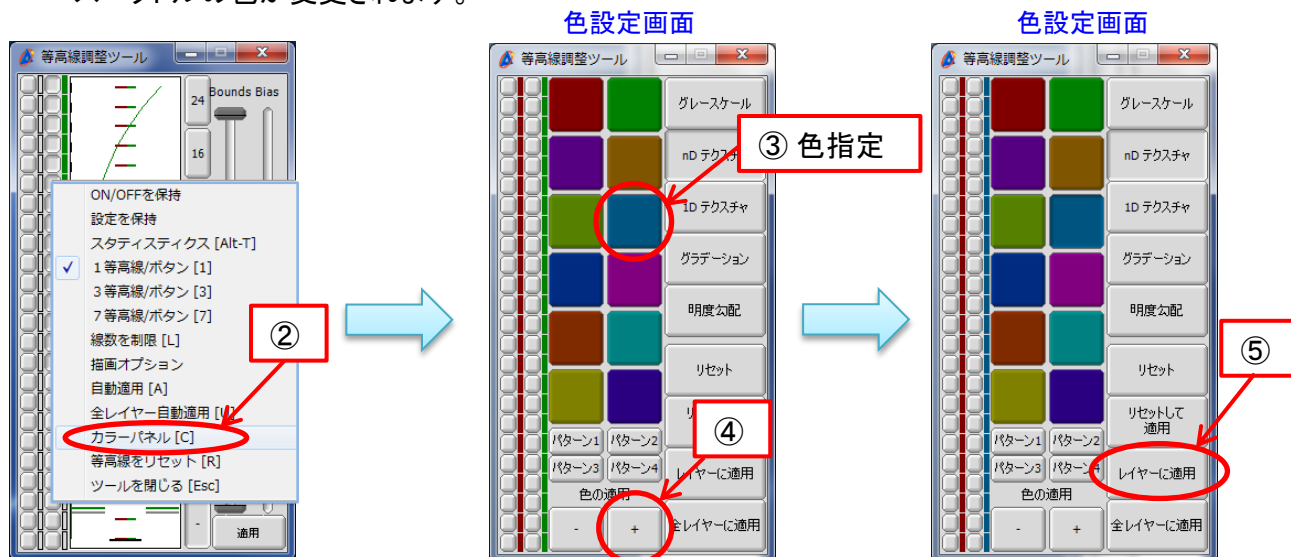

★ [カラーパネル]と[等高線パネル]の切り替えは、[等高線調整ツール]上でマウス中ボタンをクリックしても行うことができます。



スペクトルの色を変更した例

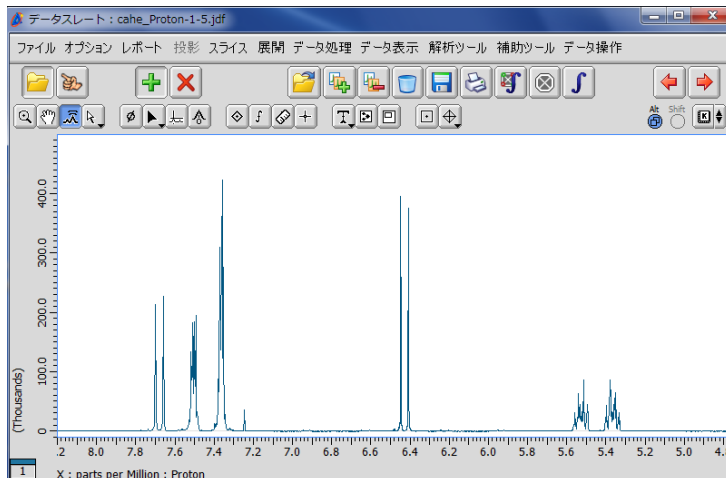

! 上記の変更は一時的なものです。色の変更をデフォルトにする場合は、[環境設定]ウィンドウの[Colors]で設定します。[環境設定]ウィンドウは、Deltaウィンドウで [オプション] - [環境設定] を選ぶと表示されます。

