

知っている、ちょっと幸せになれる

## Delta Tips

NMDT\_0030


## ピークマーカを全て表示する

NMR data processing software

Delta  
NMR Software  
v5.0

## ＜ピークマーカを間引かずに表示する方法＞

[1Dプロセッサ]ウィンドウあるいは[データスレート]でピークピックを行います。ここではデータスレートの例で説明します。

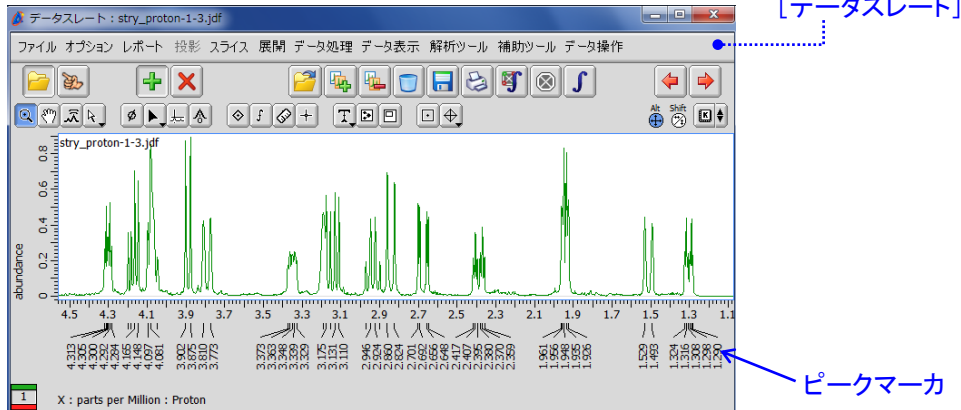

- ① 右クリックで表示されるコンテキストメニューから [オプション] - [ピーク] を選択する。
- ② ピークメニューから [ピークマーカをグループ化] を選択してチェックオフする。

① [オプション] - [ピーク] を選択

② グループ化をオフにする

⇒ ピークマーカが全て表示されます。

