

知っている、ちょっと幸せになれる

## Delta Tips

NMDT\_0036

## 積分範囲の拡大印刷

NMR data processing software

Delta  
NMR Software


v5.0



[1Dプロセッサ]あるいは[データスレート]で積分処理を行ったスペクトルを積分範囲ごとに拡大し、並べて印刷することができます。

## ① [レポート]—[積分範囲の分割拡大印刷]を選びます。

⇒ [Print Expand Integrals]ウィンドウが開く。

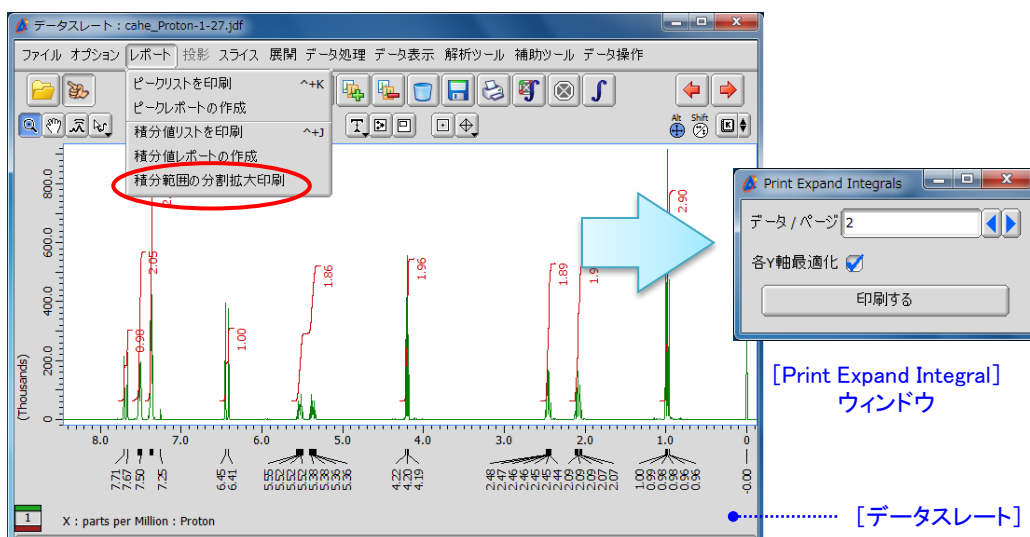

## ② [Print Expand Intergal]ウィンドウの入力ボックスに積分範囲を拡大印刷するデータ数を入力して [印刷する]ボタンをクリックします。

