

知っている、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0043

データスレート編 (6)

NMR data processing software

Delta
NMR Software


v5.0



＜いろいろなスペクトルの並べ方＞


[データスレート]のジオメトリ機能を使用して、複数のスペクトルを縦や横、格子状に表示させることができます。

★ 複数スペクトルをデータスレート上に表示させる方法についてはDelta Tips データスレート編(2)をご参照ください。(⇒NMDT_0025)

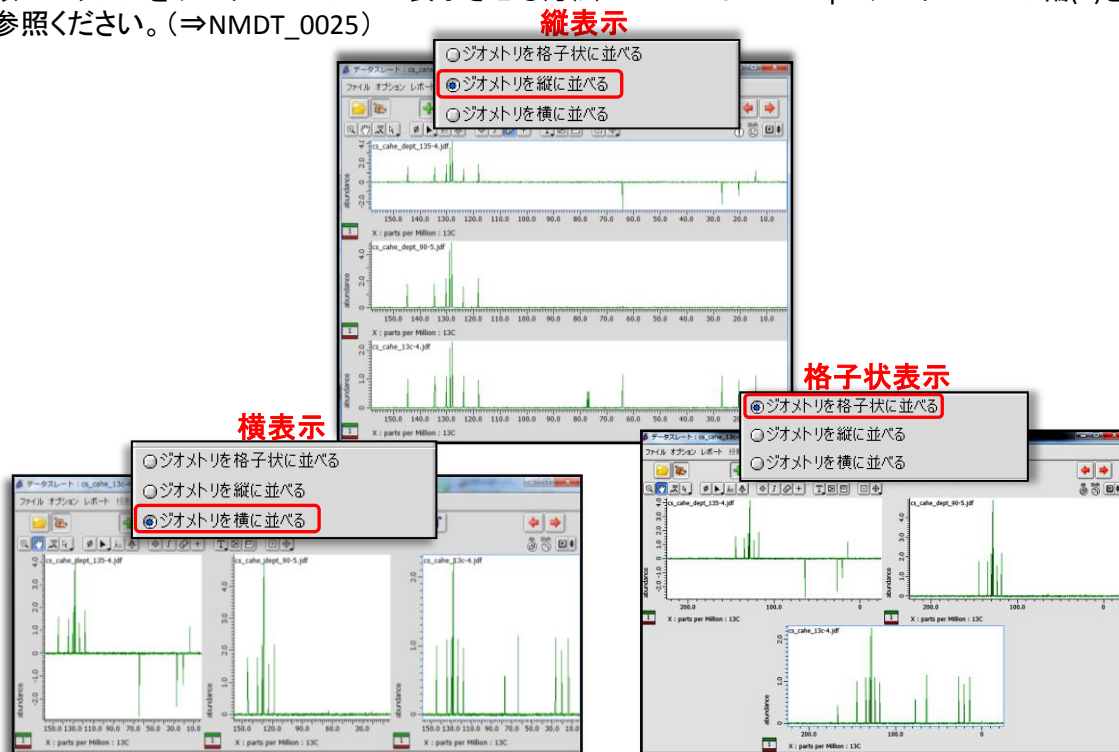

[オプション]メニューのジオメトリ項目から目的の表示様式を選択する。

⇒ 選択された様式でスペクトルが並べられます。

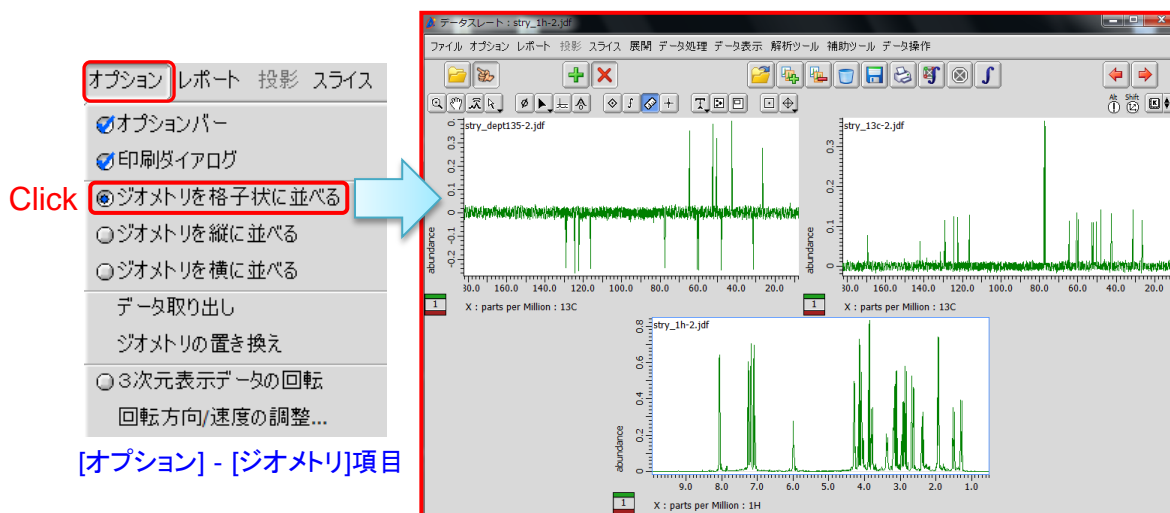

スペクトルを格子状に並べた場合