

知っている、ちょっと幸せになれる

Delta Tips

NMDT_0052

ファイルブラウザで 処理済みデータを削除する方法

NMR data processing software


Delta
NMR Software

v5.0



ファイルブラウザウインドウでデータファイルを選択すると、処理前のFIDデータ(バージョン番号1)と処理済みのデータ(バージョン番号2,3...)が表示されます。
ここでは、ファイルブラウザウインドウでの処理済みデータの削除方法について紹介します。

- ★ ファイルブラウザウインドウとバージョン番号についての詳細は、
ユーザーズマニュアル[データ処理編] をご参照下さい。

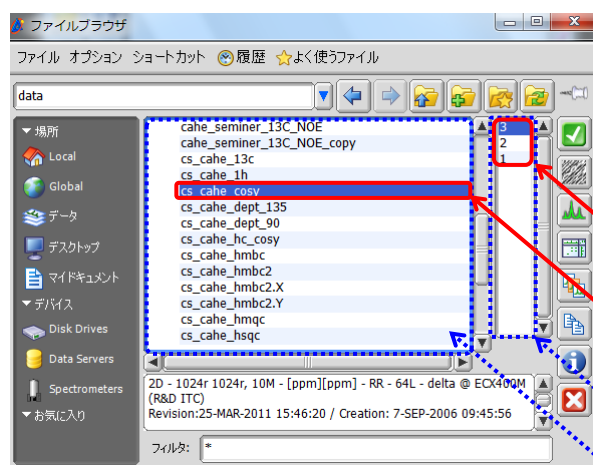

[ファイルブラウザ]ウインドウ
データ[cs_cahe_cosy]を選択した状態

- ★ 処理前のFIDデータはバージョン番号1
処理済みのデータは2以降の番号が
付与されます。

選択したデータファイルに含まれる
FIDデータと処理済みデータ



選択したデータファイル

バージョン番号ボックス

ファイルリスト

データを選択して、[ファイル]メニューの[処理済みデータの消去]を選択する。

⇒ 選択したデータファイル内の処理済みデータが消去されます。

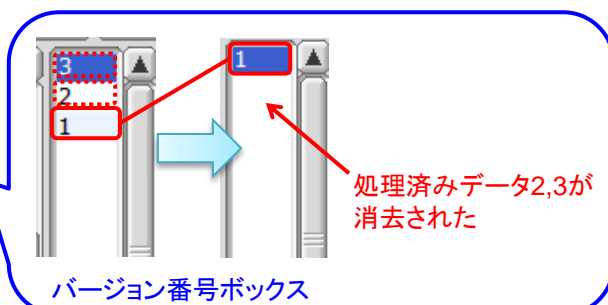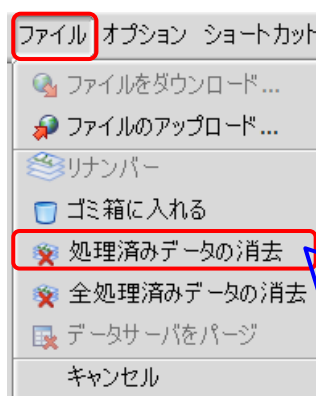

処理済みデータ2,3が
消去された

バージョン番号ボックス

- ★ 処理前のFIDデータ(バージョン番号1)は残ります。
- ★ 選択したデータのみ消去したい場合は、消去したいデータのバージョン番号を選択し
[ファイル]メニューの[ゴミ箱に入れる]を選択します。