

Delta Tips

NMDT_0055

ページレイアウトエディタ編 (2)

NMR data processing software

Delta


NMR Software

v5.0



< 印刷レイアウトの変更と調整 >

[ページレイアウトエディタ]を使用して印刷出力時のレイアウトを変更することができます。

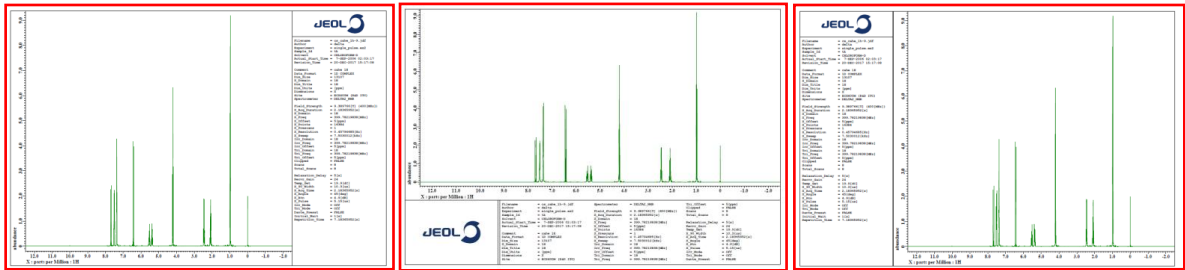

テンプレート
[Param Right]

テンプレート
[Param Under]

テンプレート
[Param Left]

① メニューバー[補助ツール] - [印刷レイアウトの調整]を選択する。

⇒[ページレイアウトエディタ]ウィンドウが開きます。

② [ページレイアウトエディタ]でテンプレートを指定する。ここでは、[Param Under]を指定する。

⇒[Param Under]のテンプレート編集モードになります。

① Click







② Click


データ貼り付け領域 (Box1)



ロゴデータ貼り付け領域 (Box2)


パラメータデータ貼り付け領域 (Box3)

[ページレイアウトエディタ] - [Param Under]

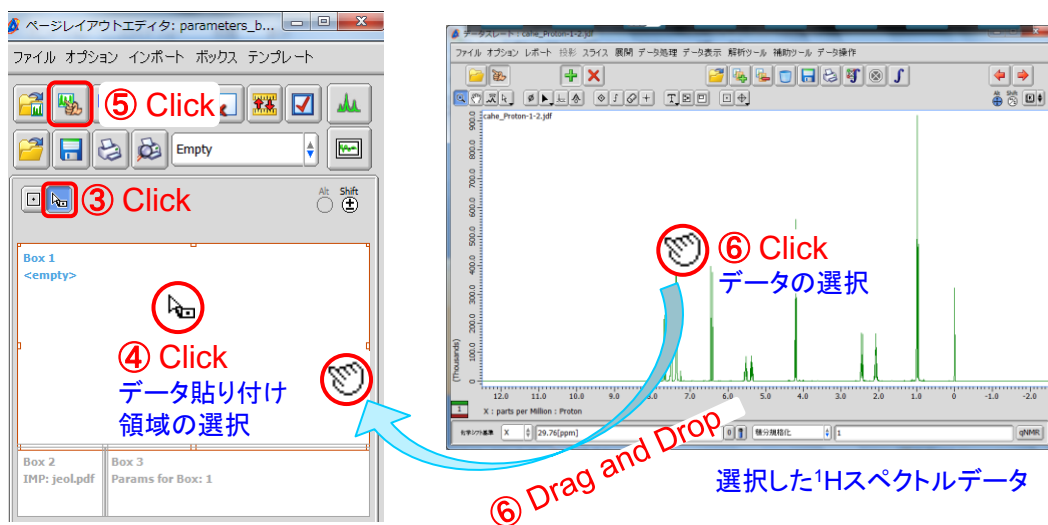
- ③ [ページレイアウトエディタ]ウインドウの  [Region]ボタンを押す。
 ⇒カーソルの形が  [Region]アイコンに変わります。
- ④  [Region]アイコンでデータ貼り付け領域のBox1をクリックする。
 ⇒Box1が赤枠で示され、データ編集領域に指定されます。
- ⑤  [データ選択]ボタンを押す。
 ⇒カーソルの形が  [指マーク]アイコンに変わります。
- ⑥  [指マーク]アイコンでスペクトルをクリックし、データ貼り付け領域にドラッグ&ドロップする。
 ⇒スペクトルデータがページレイアウトのBox1 に貼り付けられます。



- ⑦  [印刷]ボタンを押す。
 ⇒選択したレイアウトでデータが出力されます。
- ★  [Open]ボタンで他の書き出しテンプレートを選択できます。

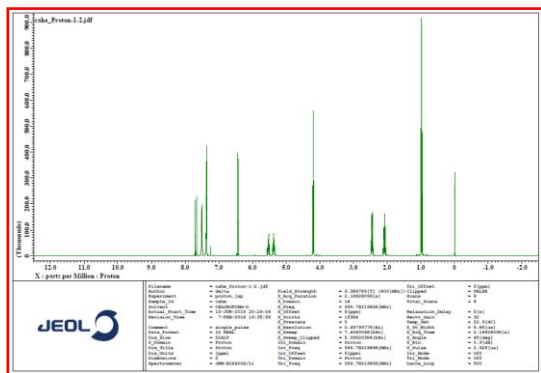

テンプレート[Param Under]

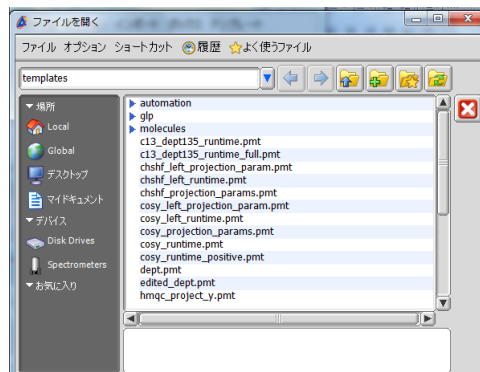

! 印刷プレビューでは、ファイル名のみが表示されます。PDFで出力して確認してください。