

Delta Tips

NMDT_0056

印刷レイアウト ロゴを設定する方法

NMR data processing software

Delta


NMR Software

v5.0



Deltaでは、スペクトルデータに任意のロゴを添付し印刷することができます。
ここでは、[ページレイアウトエディタ]を使用した設定方法について紹介します。

- ★ [ページレイアウトエディタ]についてはDelta Tips ページレイアウトエディタの活用方法をご参照ください。(⇒NMDT_55)

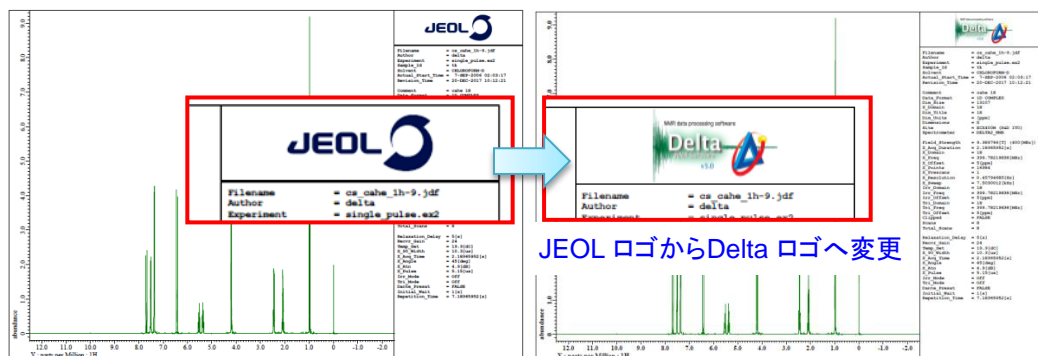

- ① [ページレイアウトエディタ]ウインドウの [Region]ボタンを押す。

⇒カーソルの形が [Region]アイコンに変わります。

- ② [Region]アイコンでロゴデータ貼り付け領域のBox2をクリックする。

⇒Box2が赤枠で示され、データ編集領域に指定されます。

- ③ [ページレイアウトエディタ]ウインドウの[インポート]-[EMF]を選択し、

[EMFファイルを選択]ウインドウで任意のロゴデータを選択し、 [Open]ボタンを押す。

ここでは、図2.emfデータを選択する。

⇒ Box2にロゴデータが張り付けられます。

